


DR Software opdatering:

- 1) Vælg det link der stemmer overens med dit instrument.
Eksempel: Har du et DR2800 Spektrofotometer, klik 'DR2800 Software Download'

Bemærk: download kan vare op til 1 minut.

- 2) Vælg **Åben**, når denne tekst vises: 'Ønsker du at åbne eller gemme denne fil?'
- 3) Vælg alle filer der ender på **.gz**

Bemærk: Antallet af .gz filer varierer fra instrument til instrument.

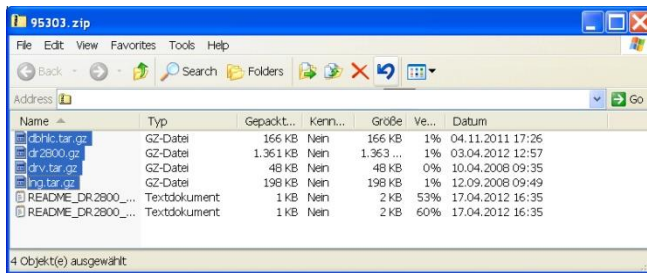

- 4) Kopier de filer der ender på **.gz** ned på en USB stik.
Bemærk: Luk ikke .gz filerne op.
- 5) Vælg **'System Tjek'** i hoved menuen på instrument. Derefter vælges **'Opdater Instrument'**.
- 6) Indsæt USB stikket i instrumentet.
- 7) Tryk **OK**. Instrumentet software opdateres.
Bemærk: Vent til opdateringen er fuldført. Det kan tage op til 10 minutter.
- 8) Efter opdatering skal instrumentet genstartes. Sluk instrumentet. Vent minimum 3 sekunder før instrumentet tændes igen.

Dit spektrofotometer er nu opdateret.